



Verfahren zum Anlegen von Kleidung für nicht sterile Reinräume

SCHRITT 1: VOR DEM EINTRETEN


A

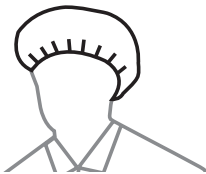


Haube/Haarnetz
Alle Haare müssen von der Haube verdeckt werden.



B




Überschuhe
Alle Schnürbänder und Quasten müssen von den Überschuhen verdeckt werden.




SCHRITT 2: ANLEGEN DER KLEIDUNG


A




Unterhandschuhe
Empfohlen für GMP-Klassen A-B (ISO-Klasse 5) oder reiner.




B




Maske
Über oder unter Kapuze angelegt. Für enges Anliegen am Gesicht erst Nasenstück biegen.



C

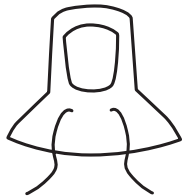


Kapuze
Die beiden Bänder ermöglichen einen optimalen Sitz und dichtes Anlegen.




SCHRITT 3

Coverall
In den Overall steigen.
Sicherstellen, dass Ärmel und oberer Kleidungsteile Bank oder Boden nicht berühren.
Vor dem Schließen des Reißverschlusses den Latz der Kapuze in den Overall stecken.

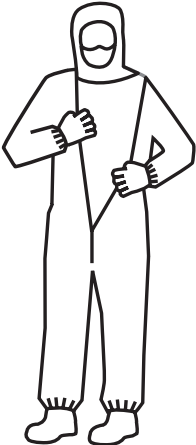


SCHRITT 4

Überstiefel
Schuhe/Stiefel anziehen und Überstiefel über Overallbeine ziehen.
Bei Verwendung einer Sitover-Bank jeden Fuß nach Anlegen des Überstiefels auf die sauberere Bankseite stellen.




SCHRITT 5

Schutzbrille
Wenn Augenschutz oder zusätzliche Partikelkontrolle gewünscht wird, Schutzbrille/ Sicherheitsbrille tragen.



SCHRITT 6


Reinraumhandschuhe (optional)
Handschuhsaum über Ärmelbünde ziehen. Über Bekleidungshandschuhe ziehen oder Bekleidungshandschuhe ausziehen und dann Reinraumhandschuhe anziehen.




Verfahren zum Ablegen von Kleidung für nicht sterile Reinräume

SCHRITT 1: IN DIESER REIHENFOLGE


A




Handschuhe
Wenn zwei Handschuhpaare getragen werden, äußeres Handschuhpaar ablegen und aussortieren.




B




Schutzbrille/ Sicherheitsbrille
Abnehmen und ordnungsgemäß verstauen.



C




Überstiefel
Werden in der Regel nach jedem Gebrauch aussortiert.

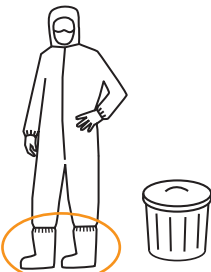


SCHRITT 2


A

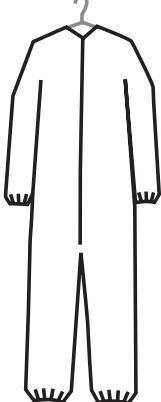


Overall
Wenn Overall wiederverwendet werden soll, diesen in einer Reinraumumgebung aufhängen oder zur Aufbewahrung vorbereiten.




B

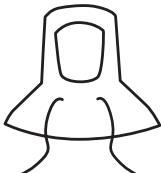


Kapuze
In Reinraumumgebung aufhängen.



C




Maske
Abnehmen und in der Regel aussortieren.




SCHRITT 3

A




Handschuhe
Es wird empfohlen, Handschuhe nach jedem Gebrauch auszusortieren.

B

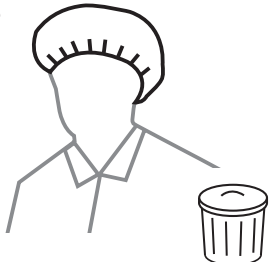

Haube/Haarnetz
Wird in der Regel nach jedem Gebrauch aussortiert.

C




Überschuhe
Werden in der Regel nach jedem Gebrauch aussortiert.

DuPont™ SafeSPEC™

www.safespec.dupont.de

Die obigen Ausführungen gelten für Reinraumbekleidung, die nur zum Prozessschutz verwendet wird. Die Bekleidung nicht wiederverwenden, wenn sie von einem Gefahrstoff kontaminiert wurde. Das Bekleidungsablageverfahren für kontaminierte Bekleidung läuft anders ab, um den Träger beim Ablageverfahren nicht zu kontaminieren. Beim Anlegen und Ablegen der Bekleidung muss die Sicherheit des Arbeiters berücksichtigt werden.

L-30241-2 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. Das DuPont-Oval-Logo und The miracles of science™ sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von E.I. du Pont de Nemours and Company oder dessen Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.


Tyvek.

FOR
GREATER
GOOD™

Verfahren zum Anlegen von Kleidung für sterile Reiräume

SCHRITT 1: VOR DEM EINTRETEN




Haube/Haarnetz
Alle Haare müssen von der Haube verdeckt werden.



Überschuhe
Alle Schnürbänder und Quasten müssen von den Überschuhen verdeckt werden.



SCHRITT 2: ANLEGEN DER KLEIDUNG

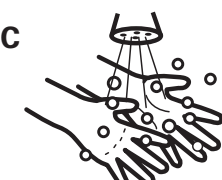

Hände mit keimtötender Seife waschen und gründlich abtrocknen.



Erste sterile Handschuhe
Aseptische Technik befolgen, indem nur Innenseite der Handschuhe berührt wird. Handschuhe desinfizieren.



Handschuhe nach Anlegen jedes Artikels desinfizieren, falls erforderlich.



SCHRITT 3



Maske
Über oder unter Kapuze angelegen. Für enges Anliegen am Gesicht erst Nasenstück biegen.



Kapuze
Die beiden Bänder ermöglichen einen optimalen Sitz und dichtes Anlegen.




SCHRITT 4

A Overall
Overall vorsichtig durch Anfassen an der Innenseite des Anzuges aus der Packung nehmen.

Anzug auffalten und dabei nicht mit dem Boden, Ihrer Kleidung oder der Bank in Berührung kommen lassen. Beim Einsteigen mit dem Bein besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass Druckknöpfe (falls vorhanden) geöffnet sind und der Fuß durch den Gummizug am Beinabschluss durchgesteckt ist, bevor der Fuß durchgedrückt wird.



B Mit aseptischer Technik anlegen.

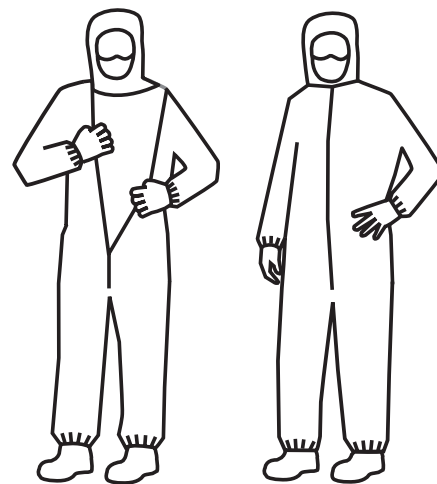


SCHRITT 5

A Überstiefel
Überstiefel (Überschuhe mit hohem Abschluss) mit aseptischer Technik anziehen. Overallbeine in Überstiefel stecken. Der erste angelegte Überstiefel kann nun auf die "saubere" Seite des Umkleidebereichs gesetzt werden.



B Zweiten Überstiefel anlegen und den anderen Fuß auf die "saubere" Seite des Umkleidebereichs setzen.

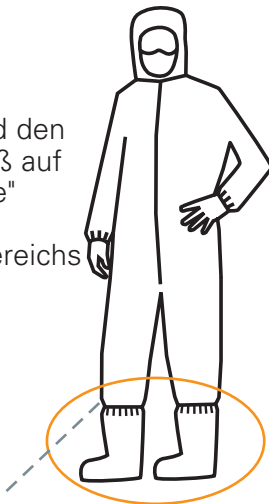

SCHRITT 6

A Schutzbrille
Für enges Anliegen am Gesicht anpassen.



B Zweite sterile Handschuhe
Ankleideverfahren durch aseptisches Anlegen eines zweiten, sterilen Handschuhpaares über das erste Paar abschließen. Dabei darauf achten, dass die Bündchen fest über den Ärmeln liegen.



C Eine letzte Überprüfung im Spiegel des Umkleideraums vor dem Betreten des sterilen Reiraums vornehmen.




Verfahren zum Ablegen von Kleidung für sterile Reiräume

ABLEGEN VON STERILER KLEIDUNG


Aus Reirraum in den Umkleidebereich eintreten und sofort in den Raum zum Ablegen gehen (bevorzugtes Verfahren).

Ist kein eigener Raum zum Ablegen der Kleidung vorhanden, sofort auf die "nicht saubere" Seite gehen, die in der Regel durch eine Bank und/oder Linie markiert ist.

Kleidungsstücke in umgekehrter Reihenfolge des Anlegeverfahrens ausziehen und aussortieren.

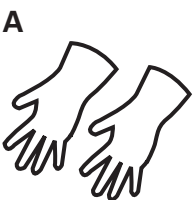

Äußere Handschuhe

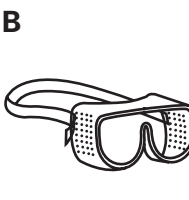


Schutzbrille



Überstiefel




Overall

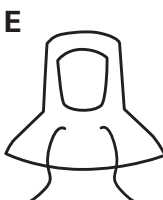

Kapuze



Maske

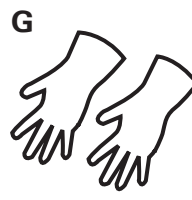

Innere Handschuhe



Haube/Haarnetz



Überschuhe



DuPont™ SafeSPEC™ www.safespec.dupont.de

Die obigen Ausführungen gelten für Reiraumbekleidung, die nur zum Prozessschutz verwendet wird. Die Bekleidung nicht wiederverwenden, wenn sie von einem Gefahrstoff kontaminiert wurde. Das Bekleidungsablageverfahren für kontaminierte Bekleidung läuft anders ab, um den Träger beim Ablageverfahren nicht zu kontaminieren. Beim Anlegen und Ablegen der Bekleidung muss die Sicherheit des Arbeiters berücksichtigt werden.

L-30240-2 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. Das DuPont-Oval-Logo und The miracles of science™ sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von E.I. du Pont de Nemours and Company oder dessen Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



FOR
GREATER
GOOD™