

pH-Fix 0-14

de

Teststäbchen zur Bestimmung des pH-Wertes im Bereich pH 0-14

Inhalt:

- 100 Teststäbchen
- 1 Vergleichsskala pH 0-14

Gebrauchsanweisung:

1. Teststäbchen in die Probeflüssigkeit mit allen Testfeldern für 1 sec. eintauchen.
2. Überschüssige Probeflüssigkeit abschütteln.
3. Mit der Farbskala vergleichen und entsprechenden pH-Wert ablesen.

Bemerkung:

Bei ungenügender Pufferung Teststäbchen bis zur Farbkonstanz in der Prüflüssigkeit belassen.

Lagerbedingungen:

Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über + 30 °C).

Entsorgung:

Die gebrauchten Teststäbchen können dem Hausmüll zugeführt werden.



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren
Tel. (0 24 21) 9 69-0 · Fax (0 24 21) 9 69-199 · e-mail: sales-de@mn-net.com

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Postfach 214 · CH-4702 Oensingen
Tel. (062) 388 55 00 · Fax (062) 388 55 05 · e-mail: sales-ch@mn-net.com

pH-Fix 0-14

en

Test strips for the determination of the pH-Value in the range of pH 0-14

Contents:

- 100 Test strips
- 1 Colour scale pH 0-14

Instructions for use:

1. Dip test strip for 1 sec. with all test fields in the sample solution.
2. Shake off excess sample solution.
3. Compare with colour scale and read off the corresponding pH-value.

Note:

If sample solution is locally buffered leave test strip in solution until colour no longer changes.

Storage:

Avoid exposing the test strips to sunlight and moisture. Store the container below + 30 °C in a dry place.

Disposal:

Please dispose used test strips in domestic waste.

